

# Delvotest<sup>®</sup> SP -NT

## Bebilderte Gebrauchsanweisung für Delvotest<sup>®</sup>- Ampullen



**1.** Schneiden Sie vorsichtig die benötigte Menge Ampullen mit einer Schere aus. Achten Sie hierbei darauf, die Folie der verbleibenden Ampullen nicht zu beschädigen.



**2.** Öffnen Sie die Ampulle, indem Sie die Aluminiumfolie vorsichtig mit einer Spritze durchstechen. Beschriften Sie die Ampulle zur Probenidentifikation.



**3.** Befestigen Sie eine neue Einmal-Pipette an der Spritze. Drücken Sie den Kolben der Spritze komplett herunter und halten Sie die Spitze in die Milchprobe. Lassen Sie den Kolben langsam in die Ausgangsposition zurückkehren.



**4.** Entleeren Sie die Spritze durch langsames Herunterdrücken des Kolbens in die entsprechend markierte Ampulle. Verwenden Sie für jede Milchprobe eine neue Einmal-Pipette.



**5.** Prüfen Sie die Temperatur des Heizgeräts ( $64^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ). Stellen Sie die Ampullen in den Inkubator. Notieren Sie die Uhrzeit, stellen Sie die Bebrütungszeit auf 3 Stunden ein oder verwenden Sie die Kontrollzeit.



**6.** Lesen Sie das Testergebnis nach Ablauf der Bebrütungszeit anhand der Farbe der unteren 2/3 des Nährbodens ab.

## Delvotest<sup>®</sup>-Farbresultate

Negativ



Nachweisgrenze



Positiv

